



Bedienelemente des Combiscopes

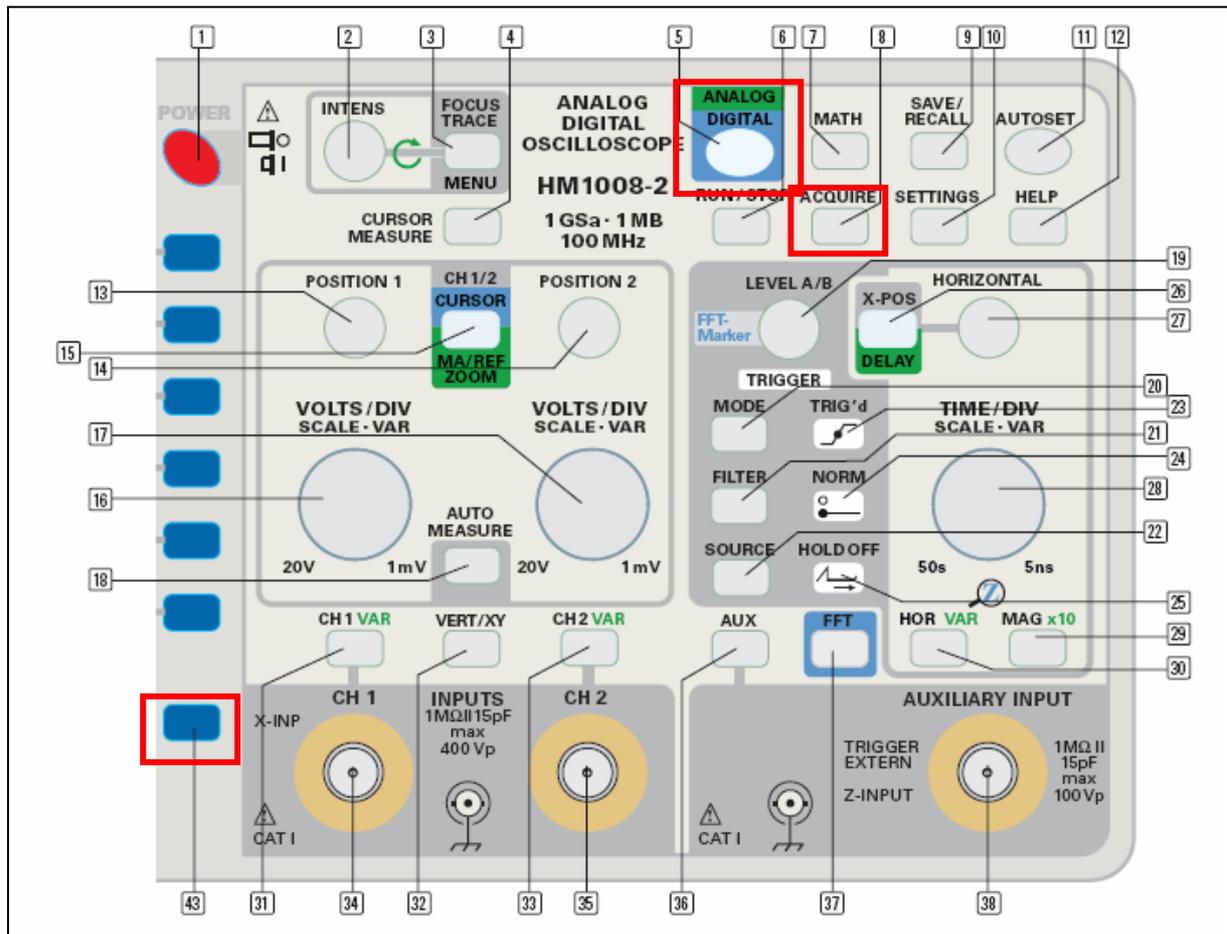

Menü und Menüsteuerung

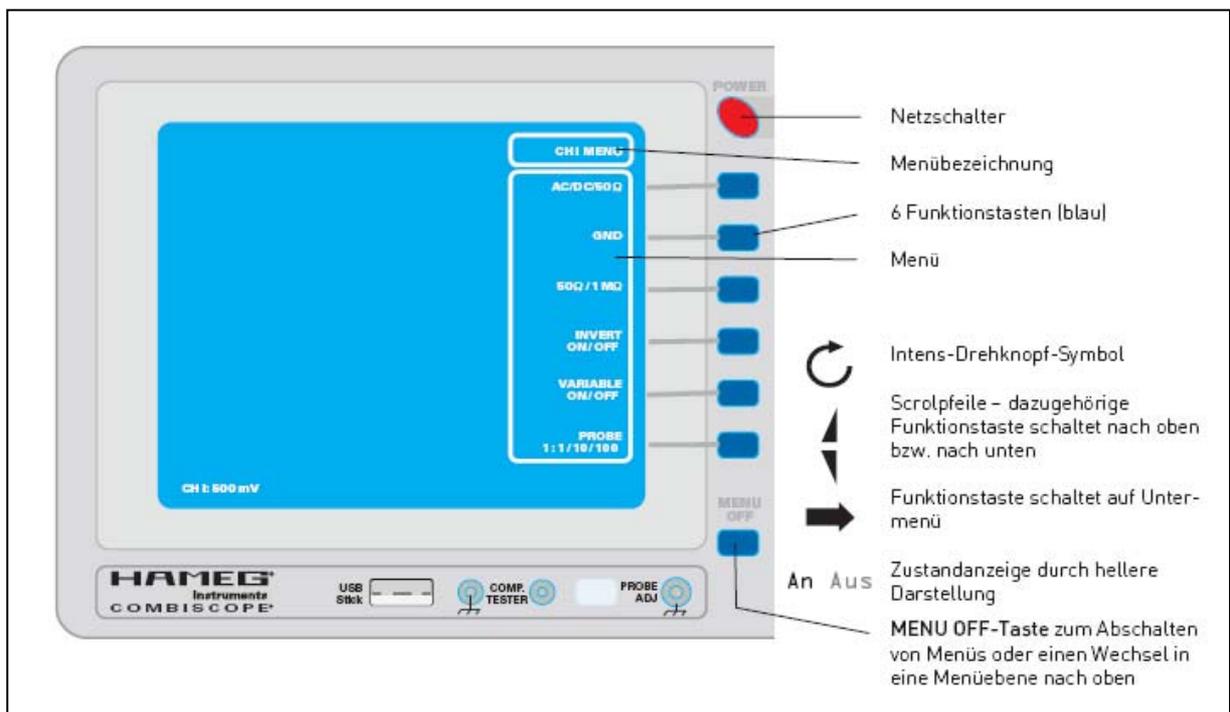

Aufnahme und Datentransfer

1. Einstellen des Signalverlaufs im Analogbetrieb des Combiscopes
2. Umschalten auf Digitalbetrieb
3. Betätigen der Taste „8 – ACQUIRE“, geeignete Mittelwertbildung
4. Betätigen der Taste „6 – RUN/STOP“

5. USB-Stick einstecken
6. Betätigen der Taste „40 – PROBE/ADJ“, Menü erscheint
7. USB – Sichern
8. mögliche Datenabspeicherung als BILD (bitmap) oder als Kurve (CSV-Format = comma separated values))
9. Abspeichern, aktueller Dateiname wird angezeigt

Ausgabe der Daten / Graphen am PC

1. Öffne ORIGIN
2. Öffne DATEI
3. Gehe zu IMPORT – ASCII Import
4. Gehe zu Wechseldatenträger, stelle Dateiformat ALLE DATEIEN ein
5. Öffne gewünschte Datei, Daten erscheinen als 2 Spalten in Excel-Matrix
6. Markiere die beiden Spalten
7. Gehe zu ZEICHNEN, es erscheint der gewünschte Graph